

NAVODILA ZA UPORABO APARATA

HECHT 1977

digitalna laboratorijska ura

HE-1977




Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

1. Minute
2. LCD zaslon
3. Sekunde
4. Gumb za minute
5. Gumb za sekunde
6. Start/stop gumb
7. Pokrov za baterije
8. Magnet

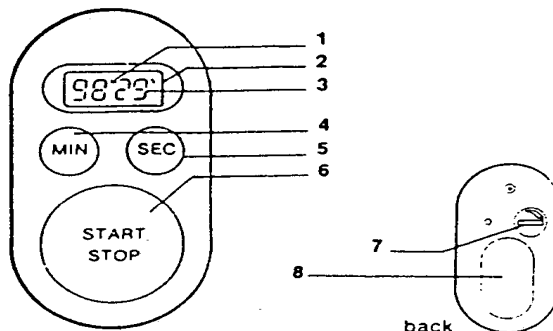

Opis

- Gladka, ovalna oblika ure omogoča hitro in lahko uporabo.
- Velik, lahko berljiv zaslon prikazuje minute (M) in sekunde (S).
- Gumb za minute in sekunde omogoča nastavitve željenega časa.
- S Start/Stop gumbom začnete odštevanje, vklopite alarm in aktivirate spominsko funkcijo.
- Na zadnji strani ure je pritrjen magnet za priročno namestitvev ure na kovinske površine.

Nastavitev sekund

1. Če na primer želite nastaviti merilec na 8 sekund, pritisnite gumb za sekunde toliko časa, dokler se na zaslonu ne pokaže 8 sekund.
2. Pritisnite Start/Stop gumb enkrat in merilec bo avtomatsko začel odšteti.

Nastavitev sekund in minut

1. Če želite nastaviti merilec na 2 minuti in 30 sekund, pritisnite gumb za sekunde in ga držite. To bo aktiviralo funkcijo hitrega napredovanja. Ko se približate 30 sekundam, ustavite funkcijo hitrega napredovanja. Pritisnite gumb za sekunde počasi, dokler ne dosežete 30 s.
2. Pritisnite gumb za minute dokler zaslon ne pokaže 2 minuti.
3. Enkrat pritisnite gumb Start/Stop za pričetek odštevanja.

Ko je časovna nastavitve zaključena

Ko je odštevanje končano in je na zaslonu 00 minut in 00 sekund, se oglasi piskajoči alarm, ki se oglašča 30 sekund oziroma do izklopa merilca (alarm se avtomatsko izklopi po 30 sekundah, da podaljša življensko dobo baterij). Za izklop alarma pritisnite gumb Start/Stop.

Ustavitve merilca med odštevanjem

Če je potrebno ustaviti odštevanje, enkrat pritisnite gumb Start/Stop. Črki M in S bosta nehali utripati in bosta obmirovali. Ko boste pripravljeni nadaljevati, ponovno pritisnite gumb Start/Stop in odštevanje se bo nadaljevalo tam, kjer ste ga prekinili. Če hocete resetirati merilec na nulo, pritisnite minutni in sekundni gumb sočasno.

Spominska funkcija

Nastavite časovno periodo in začnite odšteti. Ko se oglasi alarm, pritisnite gumb Start/Stop enkrat, da se ustavi. Pritisnite gumb Start/Stop drugič in merilec začne odšteti enako periodo. Ponovite kolikokrat želite.

Informacije o baterijah

Če želite zamenjati baterije na merilcu, odvijte vijak na zadnji strani. Odstranite pokrov za baterije in izrabljene baterije. Vstavite nove celične baterije velikosti 1.5G-13 in se prepričajte, da so pravilno vstavljene. Namestite pokrov in poskrbite, da se bo dobro prilegal.

IZRABLJENE BATERIJE TAKOJ ODVRZITE. PAZITE, DA NE PRIDEJO V STIK Z OTROCI.

Mikro+Polo Servis

Rešujemo težave.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISIA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**