

NAVODILO ZA UPORABO TESTA

MACHERY NAGEL Visocolor HE Chlorine

MN-



Hitri test za določanje klora v vodi v območju 0,02-0,60 mg/l Cl₂

Test ne vsebuje nevarnih substanc!

Vsebina (zadostuje za 2x160 testov):

- 24g Cl-1
- 100ml Cl-2
- 25ml Cl-3
- 1 Črna merilna žlička
- 1 Plastična časa za vzorec
- 2 Steklene kivete z navojnim zamaškom
- 1 Komparator
- 1 Barvni disk

Izvedba:

1. Postaviti stojalo za komparator v položaj, kot je na sliki
2. Vstaviti v komparator barvni disk
3. Odpreti obe steklene kivete jih, oprati z vzorcem in naliti vzorce do črte
4. Dodati 1 črna merilno žličko reagenta Cl-1 v desno kiveto
5. Dodati 12 kapljic reagenta Cl-2 v desno kiveto, zapreti in pretresti
6. Takoj odčitati vrednost. Obratiti barvni disk, dokler se barvi v kiveti in disku ne skladata. Odčitati vrednost na srednji strani barvnega diska. Prvi odčitek da vrednost prostega klora.
7. Dodati 5 kapljic reagenta Cl-3 v desno kiveto. Zapreti in pretresti. Počakati 2 min. odčitati vrednost kot zgoraj.
8. Drugi odčitek da vrednost skupnega klora.

Vežan klor je vrednost drugega odčitka – prvi odčitek.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISIA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**