

NAVODILO ZA UPORABO TESTA

MACHERY NAGEL ORTO in TOTALNI FOSFAT

MN-985080

Metoda: fotometrično določanje kot fosfor-molibden modro po kisli hidrolizi in oksidaciji pri 100-120°C

	metoda	filter
Območje: 0,3-15,0 mg/l P	801	6
1,0-45,0 mg/l poi-	802	6

Izvedba:

Potreben pribor: termoblok, batna pipeta
vklopiti termoblok, 100°C (1 h 00 minut ali 120°C/30 minut)

1. odpreti kiveto
2. dodati 0,5 ml vzorca
3. dodati 1 Nanofix skupni-fosfat 2
4. kiveto močno zapreti, pretresti in dati v termoblok
5. po 30/60 minutah kiveto vzeti iz termobloka, in ohladiti
6. dodati 1 Nanofix skupni fosfat 3 in
7. dodati 200 μ l (=0.2 ml) R4 reagent, mešati
8. kiveto od zunaj očistiti

Reakcijski čas: 10 minut

Meritev: izbrati metodo 801 ali 802
izvesti meritev





Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISIA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**