

NAVODILO ZA UPORABO

ROTH SEKUROKA Varnostna postaja

RO-1288.1



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

PYRACIDOSORB

Uporablja se za gašenje – absorbiranje z nevtralnostnim indikatorjem. Pyracidosorb je namenjen za vpijanje tekočin, za nevtralizacijo kislin in za dušenje manjših plamenov.

1 kg Pyracidosorba nevtralizira:

- Približno 300 ml koncentrirane žveplene kisline (H₂SO₄),
- 600 ml koncentrirane solitrne (dušične) kisline (HNO₃) ali
- Približno 1000 ml koncentrirane solne (klorovodikove) kisline (HCl)

Z barvnim prehodom k rumeni barvi je nevtralizacija končana. Vsebina enega pokrovčka je enakovredna približno 150 g.

BASOSORB z indikatorjem

Uporablja se za nevtralizacijo bazičnih tekočin-

1 kg Basosorba zadostuje za nevtralizacijo:

- Približno 1 L 25% amoniakove raztopine (NH₄OH),
- Približno 1 L 50% kalijevega luga (KOH), ali
- Približno 3/4 L 50% natronskega luga (NaOH)

Pri presežku baz in lugov je rdeč.

Pri nevtralizaciji nastopi razbarvanje.

Vsebina enega pokrovčka je enakovredna približno 150 g.

RATIOSORB

Uporablja se za absorbcijo gorljivih, oljnih in drugih tekočin.

1 kg Ratiosorba absorbira do 5 L organskih topil, olja, laka, vodnih raztopin.

Servis Mikro + polo



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**