

NAVODILO ZA UPORABO

WTW MULTILAB PILOT

program YEAR_PATCH

za popravek leta 2010



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Dragi uporabnik!

Žal je prišlo do napake na vašem merilcu ob prehodu iz leta 2009 na 2010. Napaka se bo pojavljala vse do 31 decembra 2011.

S programom YEAR PATCH PC lahko popravite nastalo napako.

Za popravilo napake potrebujete naslednje:

- Aparat ni starejši od 10 let (serijska številka se prične z 0 ali 1).
V primeru, da imate strejši aparat, kontaktirajte Mikro-Polo servis.
- Aparat ima RS232 vmesnik in imate vmesniški kabel.

Postopek popravka:

PC

1. Odpakirajte zip datoteko kamorkoli na računalnik.
2. Poženite Year patch inštalacijski program na računalniku.
3. Poženite Year patch program iz windows start menija.



APARAT

4. Preverite, da aparat ne pošilja podatkov v računalnik.
To storite tako, da izklopite aparat in ga ponovno vklopite.
5. Odprite nastavitve za nastavljanje datuma in časa na aparatu
(navodila poiščite v navodilih aparata)
6. Nastavite trenutni dan in mesec na aparatu.
(če ni mogoče nastaviti sodih dni (2.,4.,6.,...) nadaljujte z nastavitvijo in nastavite mesec.
7. Nastavite leto na aparatu (trenutno leto minus 4)
(npr. leta 2010 nastavite leto 2006)
8. Potrdite nastavitve.
9. Nastavite trenutni čas na aparatu.

10. Potrdite nastavitve.

11. V primeru, da ni bilo mogoče nastaviti dneva:

- Ponovno odprite nastavitve datuma in časa na aparatu.
- Nastavite dan.
- Potrdite nastavitvev.

12. Povežite aparat z računalnikom in vklopite aparat.

13. V programi Year patch pritisnite gumb *Correction*.

14. Po uspešni izvedbi popravka leta se vam na zaslonu pokaže obvestilo:
Successful date correction. Carry out a processor reset on the meter.

15. Pritisnite gumb kot piše v obvestilu na računalniku in ga držite pritisnjenega.
Pritisnite gumb za vklop aparata. Spustite oba gumba sočasno.
Na zaslonu se vam pokaže verzija software.

16. Odklopite aparat od računalnika.

POMEMBNO

Za uspešno ohranitev pravilnega datuma, vas prosimo, da na aparatu ne odpirate menija za nastavitvev datuma in časa.

V primeru težav...

Tažava	Vzrok (prikaz na zaslonu)	Odprava napake
Sporočilo napake	<i>No meter found!</i> <i>Select a different COM port in the Year patch program (Settings menu).</i>	Sledite navodilom in postopek ponovite.
Sporočilo napake	<i>No communication!</i> <i>Set the same baud rate (e.g. 2400, 4800) in the Year patch program (Settings menu) and on the meter. See Help, What to do if ...</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavite isto hitrost prenosa (baud rate) na računalniku in ponovite postopek. • Nastavite hitrost (baud rate) na 2400 na računalniku in aparatu in ponovite postopek.
Napaka leta se ponovno pojavi	<ul style="list-style-type: none"> • Po spreminjanju datuma ali časa na aparatu • Po zamenjavi baterij v aparatu • Po pogledu datuma ali časa na aparatu 	Ponovite postopek Year patch.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**